

货号：ZC-A0617

规格：500ml

## 眼球固定液

### 产品简介：

眼球组织结构特殊，眼球壁各层组织软硬程度相差悬殊，且各层次间连接性差，用常规石蜡切片方法制作眼球切片在固定脱水等过程中易造成眼球变形，球壁各层次结构分离，尤其是固定液性视网膜脱离，因而难以制出完整的全眼球病理切片。针对眼球结构特点，本公司在常规方法基础上进行技术改进，生产的FAS固定液可以完整的保存眼球结构，有效的防止视网膜脱落、碎裂。本产品主要成分为冰醋酸，甲醛溶液，生理盐水和无水乙醇。

### 产品包装：

产品货号	产品名称	产品规格
ZC-A0617	眼球固定液	500ml

### 使用方法：

将新鲜眼球组织取下后放入FAS眼球固定液中固定24h以上，固定液体积以完全浸没眼球且眼球能自由移动为准。为保证实验效果，后续制片需采用本公司的配套的操作技术。

### 保存条件：

常温保存，有效期12个月。

### 说明：

1. 各种组织固定，不含醛类物质，又称无毒环保型固定液。
2. 用于病理样本和动物组织固定，也可用于脱落细胞、培养细胞的固定。